



## Middlebrook OADC 增菌液使用说明书

**货号:** LA9560

**规格:** 20ml×20 支/箱

**保存:** 有效期 180 天, A 组分子于 2-8℃保存, B 组分子于-20℃保存。

### 产品用途:

Middlebrook7H10 琼脂基础、Middlebrook7H11 琼脂基础添加剂, A 组分 1 支及 B 组分 2 支同时用于 180ml 上述培养基基础中。

### 产品组份: (g/L)

A 组分: 氯化钠 8.5g; 葡萄糖 20g; 牛血清白蛋白 V50g; 油酸 0.6ml。

B 组分: 过氧化氢酶 0.03g。

### 使用方法:

从冷冻环境取出后, 于 35℃水浴约 10 分钟使融化; 培养基灭菌后, 冷却至 50-55℃, 无菌环境下, 无菌操作加入琼脂基础中, 轻轻摇匀。

### 产品性能指标:

- 1、理化: 无色、澄清、透明、无杂质。
- 2、无菌性检测: 无菌操作, 加入双倍无菌液体硫乙醇酸盐培养基中, 培养, 无菌生长。

### 注意事项:

- 1、开封后未使用完请及时密封并至于冷藏柜中保存, 并避免染菌。
- 2、本品仅用于微生物检测。